



样本密度分离液获得第一类医疗器械备案凭证

【医疗器械备案凭证编号】


鲁烟械备 20220150 号



样本密度分离液

Density Reagent

只需三步轻松搞定淋巴细胞分离
适合从人、小鼠全血、脾脏、
骨髓分离单核细胞
回收效率高

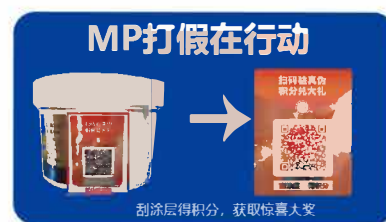


样本密度分离液

样本密度分离液

样本密度分离液含有聚蔗糖和泛影盐酸，经过除菌处理，能够直接使用。该试剂能够形成特定的密度梯度1.077~1.080 g/mL。只需要将血液样品轻置于样本密度分离液上层，经过简单的一步离心（400 g, 15-30分钟），就能够分离获得淋巴细胞。

- ① 最大的淋巴细胞得率
- ② 低内毒素含量
- ③ 简单的一步离心
- ④ 即用型，经过过滤灭菌处理
- ⑤ >96%的淋巴细胞活性

简单的淋巴细胞分离步骤

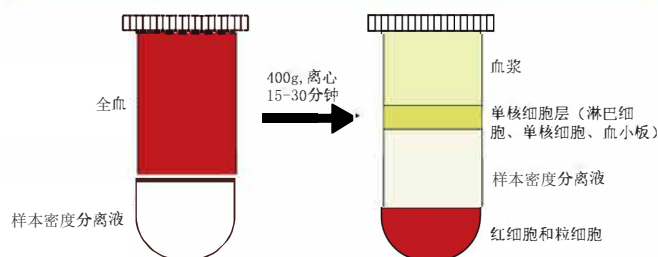

步骤1

加3mL 样本密度分离液到15ml 离心管中

步骤2

小心地将用2mL生理盐水稀释的2mL全血置于样本密度分离液之上

步骤3

在400g离心15-30分钟，吸出上层血浆紧随其后的即是单核细胞层

订购信息

产品	规格	货号
样本密度分离液	100 mL	26011-100
样本密度分离液	5 * 100 mL	26011-500

技术专线：400-103-7783

MP Biomedicals (Shanghai) Co., Ltd 安倍医疗器械贸易(上海)有限公司

中国区总部

上海市浦东新区金海路1000号
金领之都6号楼202单元
邮编：201201
电话：(86) 021 6240 2299
传真：(86) 021 5258 6278

北京办公室

北京市海淀区首体南路6号新世纪
日航饭店写字楼857室
邮编：100044
电话：(86) 010 6849 2896/2897
传真：(86) 010 6217 0032

广州办公室

广州市越秀区建设六马路33号
宜安广场1503室
邮编：510600
电话：(86) 020 8363 4404/4304
传真：(86) 020 8363 3254

邮件咨询：

custserv.cn@mpbio.com
产品订购及咨询：
400-1500-680
在线订购及咨询：
www.mpbio.com



关注MP, 了解更多信息